



## Gebrauchsanweisung

### TPP-Dreifach-Verpackung 3-B SAL 10<sup>-6</sup>

Die 3-B-Verpackung ist für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, in denen ein steriler Produkttransfer unerlässlich ist. Maximale Sterilität wird durch den hohen «Sterility Assurance Level» (SAL) von 10<sup>-6</sup> der Produkte gewährleistet.

3-B Produkte sind Einwegprodukte.

#### Hinweis:

Befolgen Sie bei der Arbeit mit biologischem Material die nationalen Vorschriften und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.

Bei allen Schritten sind die Regeln für das Arbeiten unter aseptischen Bedingungen zu beachten.

#### Anleitung:

- Überprüfen Sie das Verpackungsmaterial und das Produkt auf Unversehrtheit. Verwenden Sie nur einwandfreies Material.
- Kontrollieren Sie das Verfallsdatum (EXP) auf dem Etikett und der Verpackung. Nutzen Sie nur Produkte mit gültigen EXP.
- Jedes Produkt ist dreifach, in jeweils einem Aufreiss-Beutel, verpackt.
- Jeder Beutel ist mit einer Sicherheitsnummer beschriftet:  
3 – äusserer Beutel,  
2 – mittlerer Beutel,  
1 – innerster Beutel.
- Beutel 1 ist mit den Produktdaten beschriftet: Produktbeschreibung, Lotnummer, EXP.

#### Lieferzeit:

Das Produkt ist zum Teil eine Auftragsfertigung; entsprechende Lieferzeiten sind in Kauf zu nehmen.

## Instruction for Use

### TPP Triple Bagged 3-B SAL 10<sup>-6</sup>

*The 3-B package is for areas where sterile product transfer is essential. The high Sterility Assurance Level (SAL) of 10<sup>-6</sup> of the products ensures maximum sterility.*

*3-B products are for single use only.*

#### Note:

*Follow the national regulations for handling biological materials and wear the appropriate protective clothing.*

*During the work process, be sure to observe the rules of aseptic technique.*

#### Instructions:

- *Inspect packaging and product for integrity. Use only materials in perfect condition.*
- *Check the expiry date (EXP) on the label and packaging. Use only products with a valid EXP.*
- *Each product is triple-wrapped in three easy peel-open bags.*
- *Each bag is marked with a security number:  
3 – outer bag,  
2 – middle bag,  
1 – inner bag.*
- *Bag 1 features product data: description, lot number, and EXP.*


#### Delivery time:

*Please note that this product may not be in stock but produced to order; a delay in delivery may occur.*



**Schritt 1 / Beutel 3,  
Eingangsbereich**

- Öffnen des Beutels Nr. 3 in nicht steriler Umgebung.

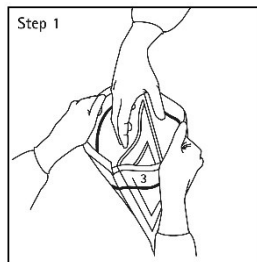


**Step 1 / Bag 3,  
Entrance Area**

- Open bag 3 in the non-sterile environment.

**Schritt 2/ Beutel 2, Transfer**

- Beutel 2 entnehmen.
- Transfer zur Reinraumschleuse.

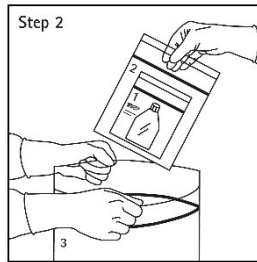


**Step 2 / Bag 2, Transfer**

- Pull out bag 2.
- Transfer to a cleanroom look.

**Schritt 3, Beutel 1,  
Reinraumschleuse**

- Beutel 2 in der Schleuse oder sterilen Umgebung öffnen und Beutel 1 entnehmen.

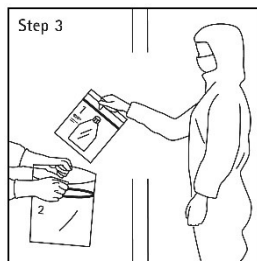

**Step 3 / Bag 1, Cleanroom Look**

- Open bag 2 in the cleanroom look or sterile environment, and pull out bag 1.

**Schritt 4, Beutel 1, Reinraum**

- Produkt aus Beutel 1 unter der biologischen Sicherheitswerkbank entnehmen.



**Step 4 / Bag 1, Clean Room**

- Remove product from bag 1 under the biological safety cabinet.

- Aus Sicherheitsgründen sind die Beutelgrößen so gewählt, dass beim Öffnen des Außenbeutels der Innenbeutel nicht beschädigt wird und die Ware nicht kontaminiert werden kann.

- For safety, the bag sizes are to prevent damage to the inner bag during opening, thus preventing contamination of the product.

**Zusätzlich:**

- Hohes Sterilisationslevel SAL  $10^{-6}$ .
- Gesamte TPP-Produktpalette weltweit erhältlich.

**Additional:**

- SAL-value:  $10^{-6}$  for high sterilization requirements.
- Full TPP product line available worldwide.

Gebrauchsanweisungen, chemische Beständigkeitslisten und Qualitätszertifikate der einzelnen Produkte können von der Homepage [www.tpp.ch](http://www.tpp.ch) heruntergeladen werden.

Instructions for use, chemical resistance lists, and quality certificates for each product are available for download from [www.tpp.ch](http://www.tpp.ch).